


2チャンネルで48本ずつ計96のサンプルを集める場合の設定方法

(同梱のタッチペンでタッチ操作してください)


1 サンプルング準備

※ 横から見た図


ニードルの準備

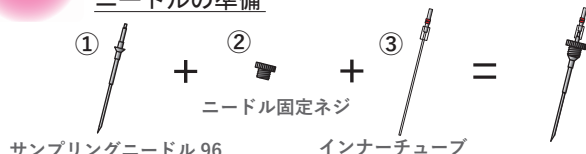


バイアルなどの準備

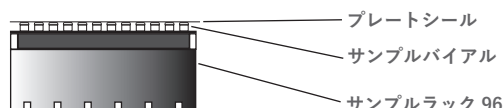


2 冷却設定

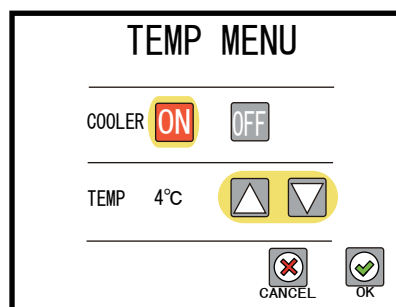

3 チャンネル数の設定

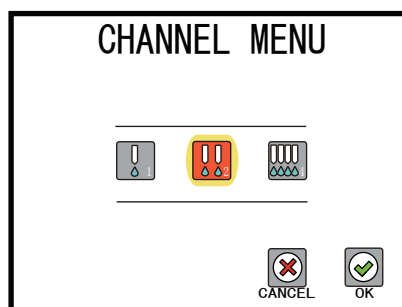

4 プログラムの設定

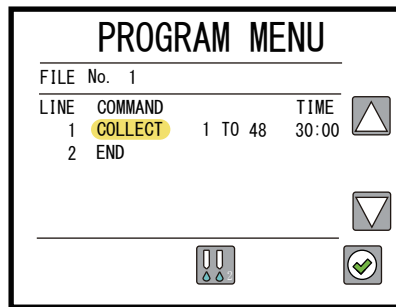


(例)


30 分ごとに
2 チャンネルで
48 サンプルずつ
集める設定

(変更したい項目部分をタッチペンで触れてください)

5 アーム動作順の設定

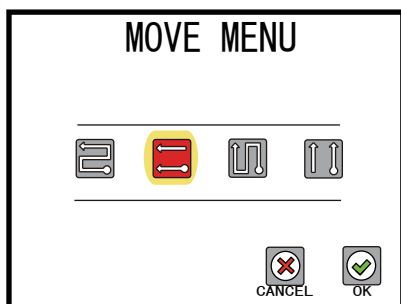


6 プログラムの保存

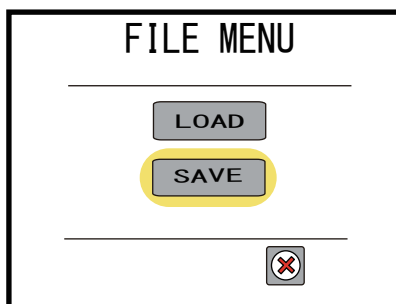


設定を保存することで
次回から入力の手間を
減らすことができます

7 プログラム開始

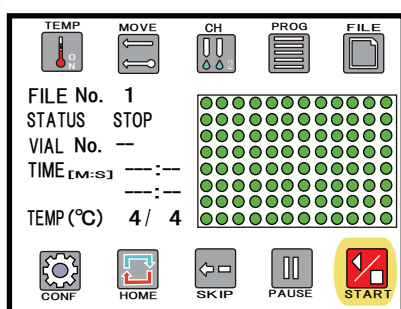

8 サンプルの保管

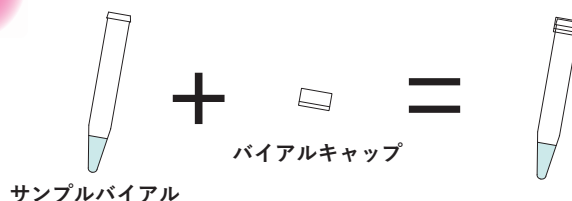

プレートシールをバイアルキャップに付け替えて
すぐに分析しない場合は -80°Cで保管してください